【2016年銷毀疫苗株步驟順序】





步驟一、小兒麻痺苗株瓶上的標示。

步驟二、將要銷毀的小兒麻痺疫苗株第二型全部放入滅菌袋中。






步驟三、滅菌袋封口。

步驟四、滅菌袋放入高壓蒸汽滅菌鍋並放入枯草桿菌指示劑。



步驟五、放置完成。

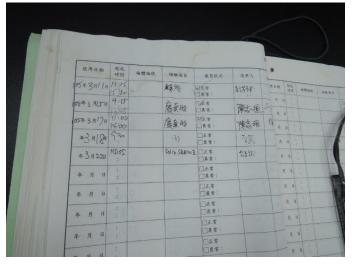

步驟六、填寫滅菌鍋的滅菌紀錄。



步驟七、滅菌進行中(122°C滅菌1小時。還剩52 分鐘)



步驟八、滅菌完成,並已降溫至56℃。



步驟九、滅菌完成,開鍋蓋,取出滅菌袋。



步驟十、滅菌袋上滅菌指示帶變色,表示滅菌完全。



步驟十一、枯草桿菌試劑連對照組放入 56℃恆溫 培養箱培養。



步驟十二、培養後,對照組(+)滅菌組(-),表示滅菌完全。



步驟十三、填寫 RG2 以上病原體及病毒銷毀紀錄。